

Utilisation de la verrerie

Suivez les instructions suivantes avec le plus de précisions possible.

- Introduisez 200ml d'eau du robinet dans un bécher de 200 ml (bécher 1)
- Complétez jusqu'au trait de jauge une fiole de 100 ml avec de l'eau du bécher 1.
- Versez le contenu de la fiole dans un bécher de 300ml (au minimum) (bécher 2).
- A l'aide d'une pipette prélevez 20 ml dans le bécher 1
- Videz la pipette dans le bécher 2
- A l'aide d'une éprouvette versez 50 ml d'eau dans le bécher 2
- Pesez 2g de sel que vous verserez dans un erlenmeyer de 250 ml
- Versez environ 100 ml du bécher 2 dans l'erlenmeyer et mélangez
- Versez environ 50 ml du bécher 2 dans l'erlenmeyer et mélangez
- Versez le reste du bécher 2 dans l'erlenmeyer et mélangez
- A l'aide d'une pipette, prélevez 20 ml dans l'erlenmeyer.
- Versez le contenu de la pipette dans un verre à pied.
- Faites peser le contenu de l'erlenmeyer.

$m = \dots\dots\dots g$

Liste de la verrerie pour le TP :

-
-
-
-
-
-
-